

Digitální teploměr Pt100

(návod k použití)

- Měření záznamu teploty se provádí pomocí software TEP2177, které je v adresáři připojeného PC: C:\Program Files\TEP2177C\TEP2177.exe
- Spusťte tento SW z plochy PC a doplňte parametry dle instrukcí SW (vhodný čas ukládání dat je 3sec).
- Výsledky se ukládají do adresáře C:\Program Files\TEP2177C\
- Adresář s daty je přístupným prostřednictvím zástupce „Merena data“ na ploše PC. Výsledky jsou uloženy pod názvem „N_DD_MM_RR.txt“, kde N je pořadové číslo měření daného dne DD.MM a roku RR.
- Svá data si uložte na paměťový nosič (USB – zdířka na zadním panelu PC).
- Soubor dat zpracujte do grafů například pomocí MS EXCEL.